

FCC – Dragskåpsregulator

Underhåll

FCC betraktas som underhållsfri. Detta dokument vägleder vid grundläggande funktionskontroll och felsökning.

Funktionskontroll

Laboratoriemiljö

En funktionskontroll av dragskåpets reglering genomförs varje gång spänningen till systemet slås på. Ett kort summerljud ska höras från ansluten displayenhet FLOCHECK V (FcV-10).

En kontrollmätning av föreskrivna lufthastigheter ska normalt genomföras åtminstone en gång per år.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:1, AFS 2018:1) anger krav på luftkvalitet i laboratorier.

Felsökning

Kontrollera att spänningssättning av dragskåpsstyrningen tillfälligt aktiverar en summerton. Kontrollera vidare att mätsonden i dragskåpet är ansluten via en slang till slangnippeln märkt "Mät" (Äldre: - /minus) på FCC.

Notera: Det finns inte någon indikering på kretskortet som visar om styrningen är ansluten till och aktiv på nätverk(CAN). Många installationer görs utan anslutning till CAN.

Vid fel

Kontakta service; felrapport lämnas via Lindinvents hemsida: www.lindinvent.se



FCC – Dragskåpsregulator.